



MICH[®] TLX Adapter for ILM (IlluminaCompatible)

Catalog #NGS 0602-E

使用说明书 (Ver.1.0)

产品描述

- TLX Adapter for ILM为截短型接头，需要用长的PCR引物进行PCR，不可直接用不带index的引物进行PCR反应。
- 接头浓度：15 μM；直接用于相应建库试剂盒连接体系即可。
- -20°C保存，使用前提前融化，尽量低温融化，避免在超过30°C的环境中融化。
- 建库推荐使用量：常规DNA投入量100-200 ng, 2μL/rxns；其他DNA投入量需要适当调整接头使用量。

序列信息如下

MICH	Sequence(5'-3')
Adapter-a	GATCTACACTCTTTCCCTACACGACGCTCTTCCGATCT
Adapter-b	GATCGGAAGAGCACACGTCTGAACTCCAGTCAC